

秋水仙

GLS-LC-0027

1. 实验分析

1.1 实验仪器及耗材

色谱柱: InertSustain C18 5 μ m 250 $\times$ 4.6mm(P/N:5020-07346)

GL Filter针式过滤器(GLS0604 25mm $\times$ 0.22 μ m Nylon)

GL Vial样品瓶(GLS0008 2mL透明瓶 带刻度+GLS0143 红膜白胶垫片)

1.2 新旧药典对比

检测项目: 秋水仙碱--含量测定

药典对比: 新增

1.3 溶液配制

对照品溶液: 取秋水仙碱对照品适量, 称定, 加乙醇制成每1mL含24 μ g的溶液, 即得。

供试品溶液: 取本品粉末(过三号筛)约2g, 称定, 置具塞锥形瓶中, 加入0.03mol/L盐酸乙醇溶液(2.7 $\rightarrow$ 100)20mL, 振荡提取15分钟, 放置24小时, 滤过, 取续滤液, 即得。

1.4 系统适用性要求:

理论板数按秋水仙碱峰计算应不低于1500。

2. 实验条件

色谱柱: InertSustain C18 5 μ m 250 $\times$ 4.6mm(P/N:5020-07346)

流动相: 甲醇-水(45:55)

仪器型号: Thermo Ultimate 3000

检测器: DAD

流速: 1.0mL/min

进样量: 10 μ L

柱压: 138bar

柱温: 25 $^{\circ}$ C

波长: 353nm

※此实验根据2020年中国药典进行, 未改动。

技尔(上海)商贸有限公司

GL Sciences (Shanghai) Ltd.

●上海总公司

地址: 上海市长宁区仙霞路319号

远东国际广场A座902-903室

电话: 021-62782272

●技尔应用技术中心

地址: 上海市徐汇区桂林路418号

1号楼701室

电话: 021-64260228

●技尔成都分公司

地址: 成都市锦江区东御街18号

百扬大厦2602室

电话: 028-85596177

●技尔广州办事处

地址: 广州市天河区天河北路233号

中信广场办公楼3217单元

电话: 400-089-1889



技尔(上海)官方网站 技尔(上海)官方微信公众号


官网: www.glsciences.cn

服务热线: 400-089-1889

邮箱: contact@glsciences.com.cn


3. 实验图谱

【分析结果】对照品图谱

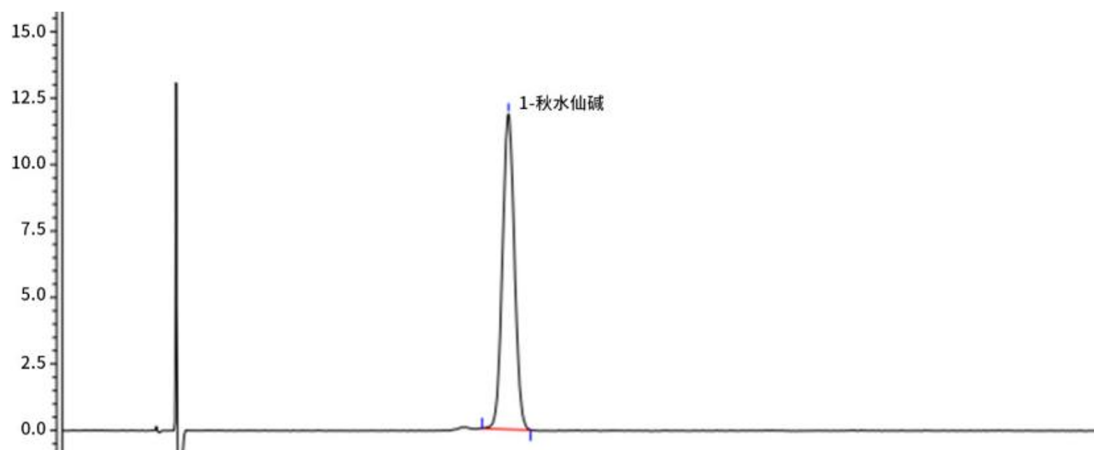

No.	Name	RT/min	Area	Height	N	Symmetry
1	秋水仙碱	12.85	4.73	111.86	6673	1.03

【分析结果】供试品谱图

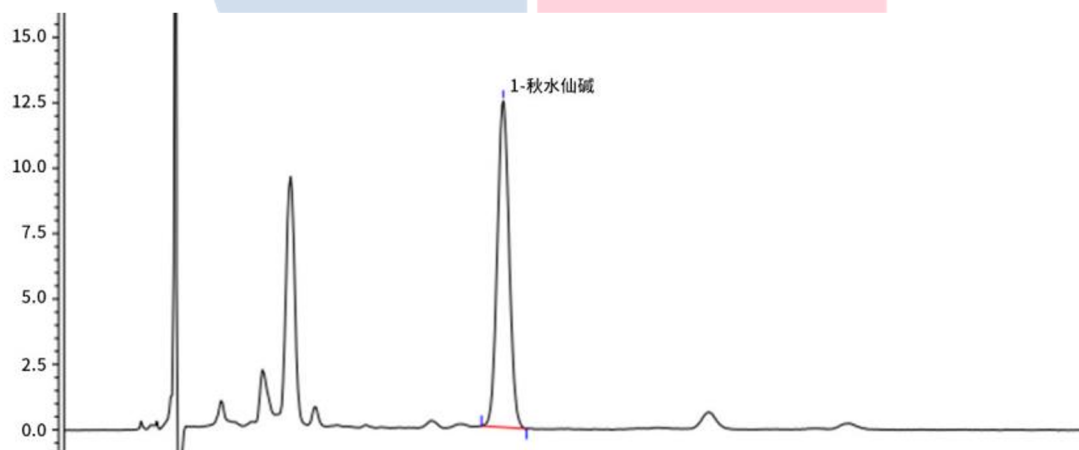

No.	Name	RT/min	Area	Height	N	Symmetry
1	秋水仙碱	12.58	5.00	12.48	6618	1.04

技尔(上海)商贸有限公司

GL Sciences (Shanghai) Ltd.

●上海总公司

地址: 上海市长宁区仙霞路319号

远东国际广场A座902-903室

电话: 021-62782272

●技尔应用技术中心

地址: 上海市徐汇区桂林路418号

1号楼701室

电话: 021-64260228

●技尔成都分公司

地址: 成都市锦江区东御街18号

百扬大厦2602室

电话: 028-85596177

●技尔广州办事处

地址: 广州市天河区天河北路233号

中信广场办公楼3217单元

电话: 400-089-1889




官网: www.glsciences.cn

服务热线: 400-089-1889

邮箱: contact@glsciences.com.cn

技尔(上海)官方网站 技尔(上海)官方微信公众号

【分析结果】数据重现性

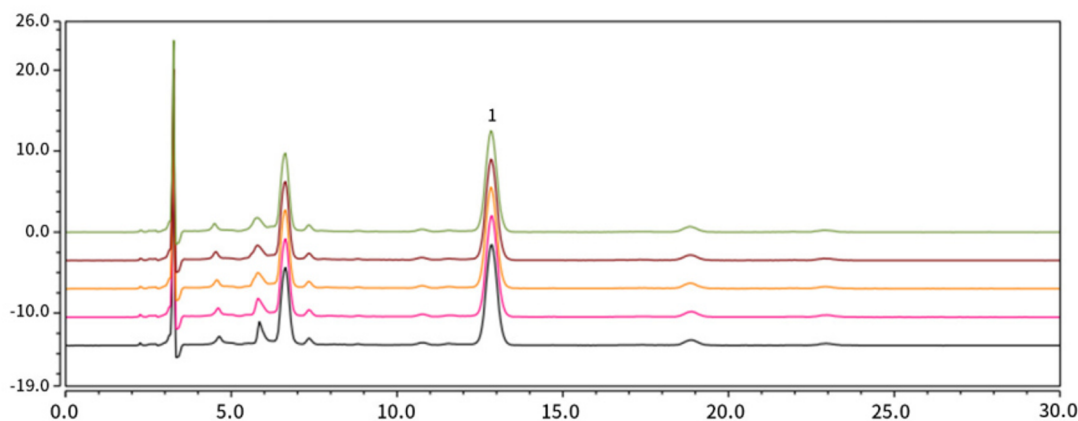

以秋水仙碱计

No.	RT/min	Area	Height	N	Symmetry
1	12.85	4.99	12.43	6550	1.04
2	12.85	4.99	12.48	6618	1.04
3	12.84	5.00	12.44	6475	1.04
4	12.84	4.99	12.45	6495	1.04
5	12.84	5.07	12.51	6430	1.04

※此实验根据2020年中国药典进行，未改动。

4. 结论

按照2020版药典要求，使用InertSustain C18 5 μ m 250 $\times$ 4.6mm(P/N:5020-07346)，对秋水仙中物质含量进行测定，目标物与相邻杂质分离度良好。以秋水仙碱性计，其理论塔板数满足药典要求，且5次实验重复性良好。故InertSustain C18 5 μ m 250 $\times$ 4.6mm(P/N:5020-07346)满足2020版药典对秋水仙的分析要求。

技尔(上海)商贸有限公司

GL Sciences (Shanghai) Ltd.

●上海总公司

地址:上海市长宁区仙霞路319号

远东国际广场A座902-903室

电话:021-62782272

●技尔应用技术中心

地址:上海市徐汇区桂林路418号

1号楼701室

电话:021-64260228

●技尔成都分公司

地址:成都市锦江区东御街18号

百扬大厦2602室

电话:028-85596177

●技尔广州办事处

地址:广州市天河区天河北路233号

中信广场办公楼3217单元

电话:400-089-1889



官网:www.glsciences.cn

服务热线:400-089-1889

邮箱:contact@glsciences.com.cn

技尔(上海)官方网站 技尔(上海)官方微信公众号